

Botella de dilución con 90 ml de Agua Peptonada Flip-Top 3MTM

Cat. FTPW9066



Ficha Técnica

Descripción

La botella de dilución con Agua Peptonada Flip-Top 3MTM se puede utilizar en la enumeración de microorganismos provenientes de alimentos y de muestras medio ambientales.

La botella de dilución con Agua Peptonada Flip-Top 3MTM ofrece simplicidad en la preparación de diluciones.

Aplicaciones

La botella de dilución con Agua Peptonada Flip-Top 3MTM, aplica para realizar diluciones en:

- Alimentos,
- Medio ambiente.

Fácil de usar

La botella de dilución con Agua Peptonada Flip-Top 3MTM, es fácil de usar:

- 1.- Remover el sello de la tapa. No utilizar si el sello está alterado. Abrir la tapa de la botella de dilución con Agua Peptonada Flip-Top 3MTM.
- 2.- Agregar asépticamente la muestra a la botella.
- 3.- Cerrar la tapa y agitar hasta completa dilución.

Beneficios

- Tapa articulada se mantiene abierta para facilitar la adición de la muestra.
- La botella de dilución incluye 90ml de Agua Peptonada, lista para uso.
- Espacio de cabeza amplio y tamaño de abertura de la botella para fácil adición de la muestra.
- Botella resistente a fugas, reduce el desperdicio y mejora las opciones de envío.

Presentación

La botella de dilución con Agua Peptonada Flip-Top 3MTM, vienen en la presentación siguiente:

Código corto	Descripción del producto	Unid/caja
FTPW9066	Botella de dilución con 90 ml de Agua Peptonada Flip-Top 3M TM	60 unidades/caja