

3M™ Sponge-Stick

Esponja para muestreo

Cat. SSL10LET

Ficha Técnica




■ Descripción

Esponja seca o hidratada previamente y libre de biocida para mantener la viabilidad de los microorganismos de 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 pulg.) en bolsa de muestreo. Las esponjas **3M Sponge-Stick™** están disponibles en formato húmedo o seco, con o sin guantes, para adaptarse a numerosas aplicaciones.

■ Aplicaciones

Las esponjas de muestreo **3M Sponge-Stick™** permiten la toma de muestras sin la necesidad de manipular la esponja. Facilita el acceso al interior de drenajes, tuberías y equipos.

■ Instrucciones de Uso

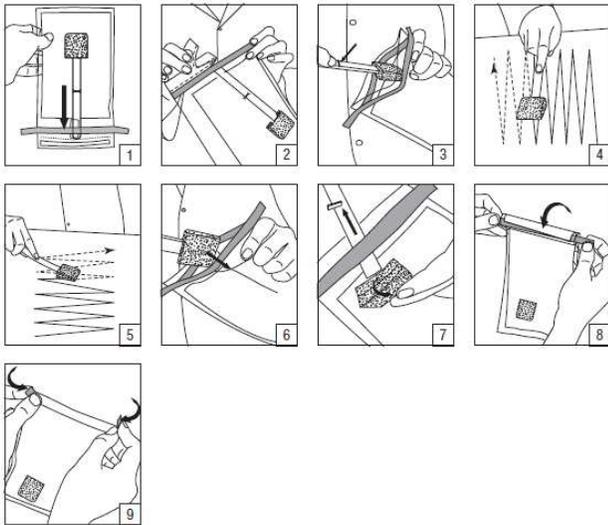

1. Sacuda la esponja hasta el extremo de la bolsa.
 2. Rompa la bolsa para abrirla.
- NOTA: Agregue diluyente estéril o caldo a la esponja seca.
3. Comprima la bolsa para abrir. Asépticamente, sujete el asa por encima de la línea de alto del pulgar para retirar la esponja.
 4. Frote asépticamente la esponja por toda la superficie de muestreo^{3, 4, 5, 6}.
 5. Dé vuelta la esponja. Cambie la dirección en 90°. Frote asépticamente la esponja por la misma superficie de muestreo.
 6. Asépticamente, coloque la esponja dentro de la bolsa hasta el alto del pulgar.
 7. Mantenga la esponja en el lugar dentro de la bolsa. Doble el asa hasta romperla. Permita que la esponja caiga dentro de la bolsa. Deseche el asa.
 8. Doble la bolsa para cerrarla.
 9. Doble los extremos de las cintas azules hacia adentro.
 10. De acuerdo con los procedimientos establecidos para el usuario, quite cualquier resto de caldo de enriquecimiento o residuo de solución neutralizante de la superficie de muestreo.