

3M Clean-Trace Surface Protein Allergen (Ex Aller-TECT) Cat. ALLTEC60 Ficha Técnica



■ Descripción

3M Clean-Trace Surface Protein Allergen es un método simple, rápido, sensible y semi-cuantitativo para monitorear la presencia de alérgenos en la superficie.

Puede ser usado para determinar si la limpieza ha sido efectiva en la eliminación de proteínas, incluyendo potenciales proteínas alérgenas.

■ Aplicaciones y Límites de detección

El 3M Clean-Trace Surface Protein Allergen puede ser utilizado en diferentes superficies (secas o húmedas) y en soluciones, detectando residuos de proteína de hasta 3 µg. Los límites de detección específicos que se han observado para esta prueba son:

- 10 – 20 µg de proteína de huevo
- 25 – 50 µg de proteína de maní
- 10 – 20 µg de proteína de leche en polvo
- 40 µg de proteína de harina de gluten
- 20 – 40 µg de proteína de harina de soya
- 20 – 40 µg de proteína de almendra

■ Funcionamiento

El 3M Clean-Trace Surface Protein Allergen es rápido y fácil de usar. Se deben seguir los siguientes pasos:

1. Tomar la muestra de la superficie
2. Activar y agitar durante 5 segundos.
3. Calentar la tórula a 55°C por 15 minutos.
4. Verificar el color:
Verde: Indica que la superficie está limpia.
Morado: Indica que la superficie está contaminada con proteínas.



If the liquid or swab is green, the surface is "clean", i.e. the swab contains less than 3µg of protein residues.

If the liquid or swab is any shade of grey or purple, protein residue is present. The surface should be re-cleaned and re-tested.

■ Características

- Resultados semi-cuantitativos
- Cuatro niveles de color, sencillos de interpretar
- Resultados disponibles en 15 minutos
- Almacenamiento entre 2°C y 25°C

■ Ventajas

- Entrega una herramienta que ayuda a mejorar sus procedimientos de higiene
- Simple y sencillo de usar; puede ser utilizado por todo el personal, con un entrenamiento básico.
- Los resultados en tiempo real permiten acciones correctivas inmediatas.
- Protege su reputación.

■ Presentación

Las tórulas 3M Clean-Trace Surface Protein Allergen vienen en cajas de 60 unidades.

Código Corto	Descripción Producto	Un/Caja
ALLTEC60	3M Clean-Trace Surface Protein Allergen o Aller-TECT	60 unidades