

3M Hydra-Sponge

Esponja para muestreo

Cat. HS10

Ficha Técnica



Descripción

3M Hydra-Sponge consiste en una esponja de celulosa (de 3,8 x 7,6 cm), libre de biocidas y pre – hidratada con 10 ml de caldo de enriquecimiento (Caldo Letheen, Agua peptonada tamponada o Tampón neutralizante). Esta esponja viene en una bolsa para muestreo estéril. (Guantes son opcionales).

Aplicaciones

La Hydra-Sponge es usada para monitoreo ambiental (toma de muestras de superficies).

Instrucciones de Uso

1. Abra la bolsa de muestreo. Con un guante estéril retire la Hydra-Sponge



2. Frote la esponja sobre la superficie. No se requiere agregar algún líquido previo su uso.



3. Regrese la Hydrasopnge a la bolsa y doble ésta para cerrarla. La muestra está lista para su análisis en el laboratorio.



Características / Beneficios

La Hydra-Sponge cuenta con una serie de características que aportan diferentes beneficios:

- Viene pre-hidratada con 10 ml de solución.
- La esponja de celulosa libre de biocidas mantiene la viabilidad de los microorganismos.
- La esponja es resistente a las acciones del muestreo.
- La bolsa es resistente a las fugas.
- Bolsa viene con etiqueta para rotular la muestra.
- Esterilizado por irradiación gamma.
- Aumenta la eficiencia y productividad en la toma de muestras.

Presentación

La 3M Hydra-Sponge viene con 10 ml de Tampón Neutralizante, Caldo Letheen o Agua Peptonada Tamponada, de acuerdo a la siguiente tabla:

Código Corto	Descripción Producto	Unid/caja
HS10LET	3M Hydra-Sponge con 10 ml Caldo Letheen	100 Unid
HS10NB	3M Hydra-Sponge con 10 ml Caldo Neutralizante	100 Unid
HS10BPW	3M Hydra-Sponge con 10 ml de Agua Peptonada Tamponada	100 Unid